

# BW-KH 安裝校正程序

1. 將底部兩顆固定螺絲鬆開取出後鎖到 Release 的螺絲孔內



2. 將法碼托盤放到天平上，並鎖上螺絲(如下圖所示)



3. 將法碼放於托盤上，並鎖上平頭螺絲(如下圖所示)



4. 將秤盤兩邊的校正把手轉到測定位置(MEASURE)




5. 將秤盤放於法碼法上方(請放置穩固，秤盤勿有晃動的情形)。



6. 調整天平水平後，上電後既完成安裝

## 校正方式

1. 秤盤上請勿放置任何物品，畫面請歸零
2. 按 CAL 鍵一下(畫面顯示 i-CAL)，再按 O/T 鍵一下。
3. 當 i-CAL 2 畫面出現並且在螢幕左方出現黑色箭頭後請將秤盤兩側校正把手往後扳到校正位置(CAL)(請扳到把手停止為止)，此時黑色箭頭會消失不見。

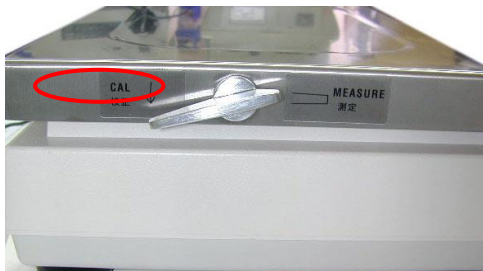

4. 當黑色箭頭再度出現後按 O/T 鍵一下，畫面會顯示 i-CAL 1，此時將秤盤兩側校正把手往前扳回到測定位置(MEASURE)(如圖所示)，此時黑色箭頭會消失不見。



5. 當黑色箭頭再度出現後按 O/T 鍵一下，畫面會出現 SET 與 CAL End，待畫面回到 0.0KG(或其他單位)時即完成校正程序。